

SHARP

Be Original.

超音波ピペット洗浄機

UT-55 (Type S) 2019-3

希望小売価格 410,000円+税

ピペットや長尺物の細かい部分もムラなくきれいに精密洗浄




UT-55 (Type S)

付属バスケット

●画像はイメージです。ピペットは商品に含まれていません。

「超音波」「噴流」「バスケット回転」
3つの力で効率よく洗浄

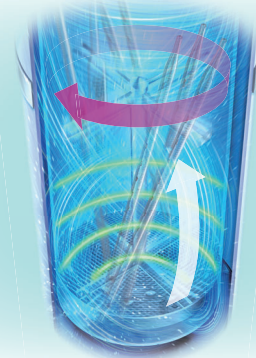

28kHzの強力超音波

28kHzの強力超音波が精密洗浄を実現。汚れをよりスピーディーに剥離・分散させ、洗浄精度の求められるピペット内側や先端の細かい部分の洗浄が可能です。超音波振動子は、従来*1のフェライト振動子から、耐久性に優れたボルト締め振動子に変更。安定した洗浄力を長期間維持します。

*1 従来モデル UT-55

液中噴流で 細部まで洗浄

当社独自

液中に噴流を起こす当社独自機構*で、洗浄液を大きく攪拌しながら洗浄が可能。汚れを噴流の力で排出し、再付着も防ぎます。自動すすぎ工程では、サイフォンの原理を利用した給排水の流れが汚れや洗浄剤の残留を防ぎ、きれいに洗浄できます。水位センサを搭載し、超音波振動子の破損原因となる空焚き運転を防止します。

バスケット回転で 洗浄力アップ

当社独自

当社独自*のバスケット回転機構により、洗浄物は超音波振動子と噴流ノズルの近くを交互に通過。超音波と噴流の交互洗浄により、洗浄ムラ・すすぎムラのない精密洗浄を実現します。

*2019年3月現在

本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税などが別途付加されます。
配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は、販売店におたずねください。




<https://jp.sharp/business/industrial-cleaning-systems/products/ut-55/>

3つの力 (超音波+噴流+バスケット回転) でムラなく洗浄

洗浄工程：頑固な汚れも剥離・分散・乳化させ、均一に洗浄します。

すすぎ工程：サイフォンの原理を利用した自動すすぎで、汚れや洗浄剤残りも、きれいに洗い流します。

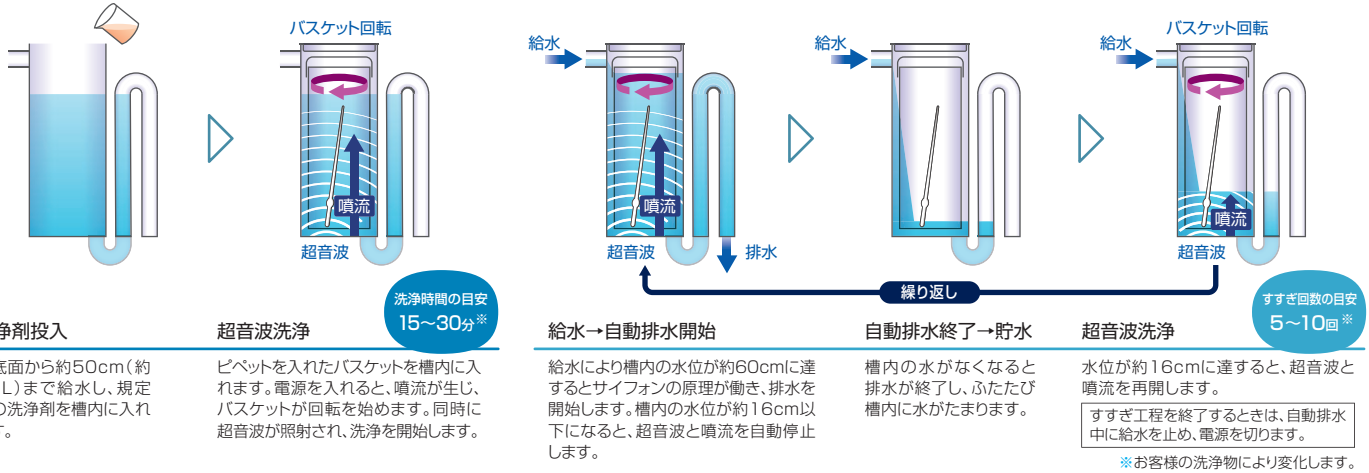

洗浄時間の目安
15~30分*


すすぎ回数の目安
5~10回*

*お客様の洗浄物により変化します。

UT-55 (Type S) による ピペット洗浄効果

つけおき洗浄に比べ、超音波と噴流、バスケット回転を併用して洗浄することにより高い洗浄力を発揮します。

残留タンパク質量測定結果 (n=3)

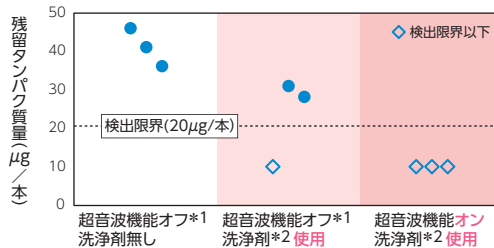

<条件>

- ・洗浄サンプル
20mLメスピペット (サンプル数 3本) の先端にヘパリン添加羊血50µg/本を塗布し、24時間自然乾燥。
- ・洗浄15分→すすぎ5回。
- ・評価方法
クーマシーブリリアントブルー法による残留タンパク質量の測定。

*1 UT-55 (Type S) は洗浄時に超音波機能をオフにできません。(評価用に超音波機能をオフ)
*2 洗浄剤は当社アルカリ性洗浄剤MU-M570L (0.5%溶液) を使用。

仕様

形名	UT-55 (Type S)	
外形寸法 (mm) ※1 / 本体質量	幅390×奥行400×高さ844 / 約19.5kg (バスケット含む)	
電源	AC100V、50/60Hz、150VA (140W)	
キャビネット材質	上部:ステンレス鋼 (SUS304) / 下部:冷延鋼板 (SPCC)	
超音波洗浄槽	槽内寸法 (mm) ※2	内径174×深さ650
	槽材質	ポリ塩化ビニル
	用水 / 温度	市水 (水位センサ適用外のため純水は不可) / 10~40℃
	洗浄液 液量	約12L
	洗浄剤 ※3	中性洗浄剤 (MU-M750S) アルカリ性洗浄剤 (MU-M250L、MU-M251L、MU-M570S)
超音波振動子	ボルト締め振動子 (28kHz)	
排水	サイフォン式	
超音波発振機	回路方式 他励発振方式 高周波出力 最大55W、28kHz	
付属品	バスケット外形寸法 (mm) ※4 φ146×高さ570 1個 その他 給水ホース、排水ホース、手押ポンプ、アルカリ性洗浄剤 [試用品] (MU-M251L:1L) 各1個	
ピペット収容数	メスピペット ※5 1mL:264本、5mL:216本、10mL:136本	
洗浄時間の目安	15分~30分 ※6	
型式指定番号	第U-87022号	

※1 排水口・給水口を含みません。 ※2 洗浄槽には丸みや突起物があり、最大部の寸法を記載しています。 ※3 詳細は洗浄剤のカタログをご参照ください。 ※4 取手を含みません。
※5 最長500mmまで可能です。 ※6 お客様の洗浄物により変化します。

別売品

アルカリ性洗浄剤 MU-M251L [4L] 希望小売価格 5,300円+税	アルカリ性洗浄剤 (キレート剤配合) MU-M570S [4L] 希望小売価格 7,500円+税	中性洗浄剤 (酵素配合) MU-M750S [約3.4L] 希望小売価格 7,600円+税
---	--	---

UT-55 (Type S) 洗浄の様子を動画でチェック ▶

<https://jp.sharp/business/video/ut-55/>



商品ご理解のために

- 商品のご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●当製品の設置、その他ご不明な点は、お買い上げの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●本カタログに掲載された製品の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
- QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

〈製品に関するご相談〉

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 先進設備営業部
東京 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話(043)299-8706 (代表)
名古屋 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王3丁目5番5号 電話(052)332-2691 (代表)
大阪 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号 電話(072)991-0587 (代表)

《故障 / 修理に関するご相談》

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社
ナビダイヤル **0570-061010**
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:40 (日曜・祝日および年末年始を除く)
●ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
●P電話・PHSからはご利用できません。
電話(06)6794-2912へおかけください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

<https://jp.sharp/>



このカタログの内容は、2019年3月現在のものです。

セン-0006 0.5 UT55TSJ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

